


製品データ

箱詰め機

華達ファーマインターナショナル株式会社

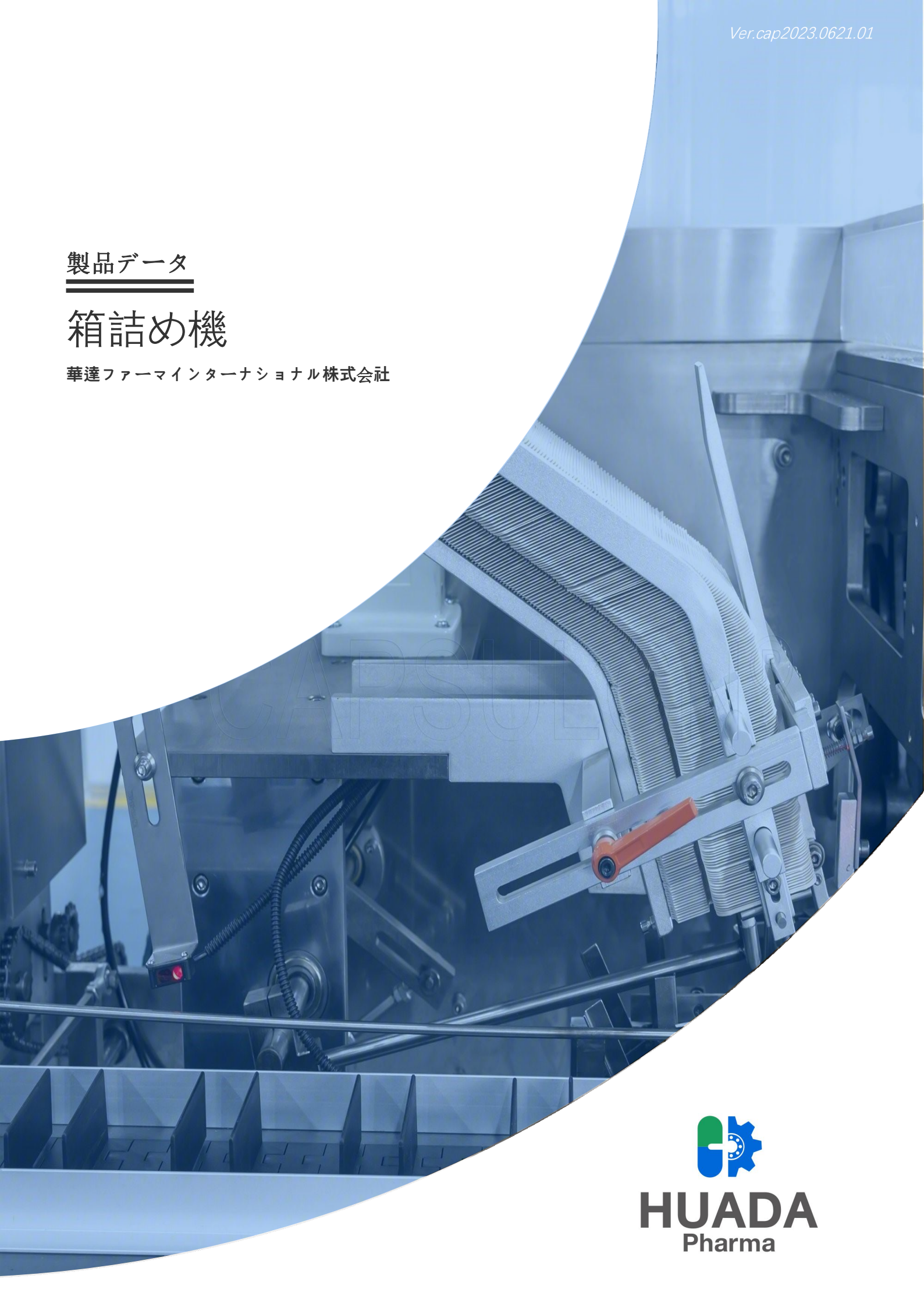

HUADA
Pharma



箱詰め機

製品データ

コンテンツ

DZH-120

自動箱詰め機


DZH - 50S

ターンテーブル箱詰め機

LJ-900

箱詰めシール機

DZH-120 横型自動箱詰め機

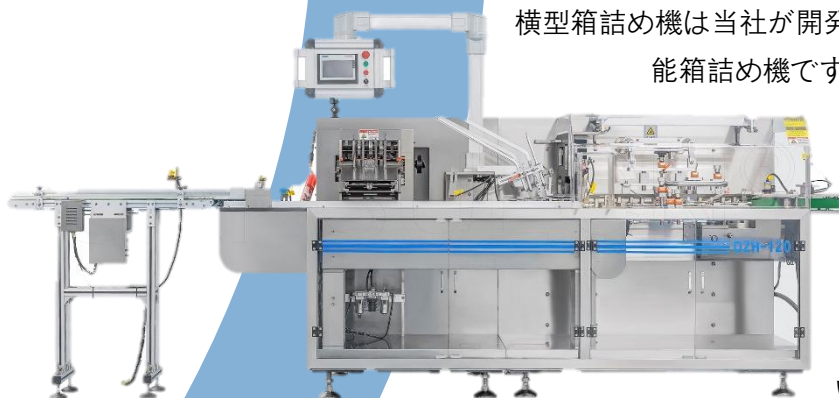

横型箱詰め機は当社が開発した新製品で、機械・電気・ガスを一体化した多機能箱詰め機です。小型、軽量、応用範囲が広く、生産効率が高く、

1台で多目的に使用できるという利点があります。

「国家医薬品生産品質管理基準」の「GMP」の関連要件を満たしています。

特徴

● 構造はコンパクトで合理的であり、性能は安定して高度であり、操作はシンプルでわかりやすいです。


- 断続的な動き、広い梱包範囲、簡単な調整。
- 世界的に有名な電気部品を使用した PLC 制御はタッチ式マンマシンインターフェースを備えており、パラメータ設定は便利で迅速です。
- 故障診断プロンプトが一目で分かりやすくなり、より使いやすくなりました。
- 吸引ユニットは真空発生器または真空ポンプを採用し、カートンの吸引と装着を実現し、位置は正確で、カートンはくっつきません。
- 伝送システムは簡潔かつ明確で、作業はより信頼性が高く、メンテナンスはより便利です。
- 各制御はソフトウェアによって実現されており、機能調整や技術アップグレードに便利で、さまざまな時期の生産ニーズに適応できます。



技術的パラメータ

モデル	DZH-120
箱詰め速度	30~120 カートン/分
カートンの品質要件	300~350g/m ²
カートンの寸法範囲	(60-200)mm×(25-85)mm×(15-65)mm
ユーザーマニュアル展開サイズ範囲	L(80-300)×W(70-210)mm
ユーザーマニュアルの折りたたみサイズ範囲	長さ(70-210)×幅(20-40)mm
総力	220V 50Hz 1.5Kw
仕事のプレッシャー	0.5~0.7mpa
空気消費量	15-20m ³ /h
寸法	3150mm×1180mm×1950mm
機械の正味重量	約 1500kg

DZH-50S ターンテーブル箱詰め機

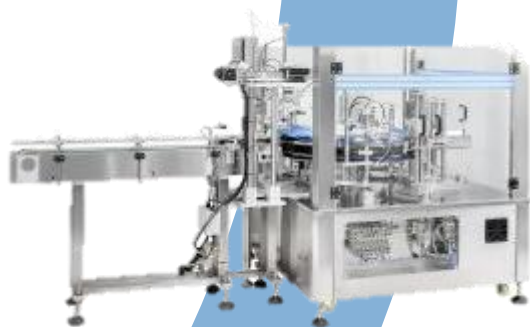

この機械は真空吸引カップを使用してカートンをスターホイールに送り込みます。空のカートンはスターホイールによって折り畳み機構 1 まで回転され、カートンの底がシールされます。梱包される完成品が手でカートンに置かれた後、スターホイールがカートンを折り畳み機構 2 まで回転させ、カートンの上部を密封します。最後に、完成した製品はスターホイールによりカートン押し出し機構へ搬送され、納品されます。

特徴

この機械は、コンパクトな構造、高度な性能、便利な使用、簡単な理解という特徴を備えています。

世界的に有名な電子部品のプログラマブルコントローラーで制御され、パラメータ設定を素早く簡単に行えるタッチ式マンマシンインターフェースを搭載しています。

この機械は、真空発生装置または真空ポンプを使用してカートンを排気します。位置決めは正確であり、カートンに張り付くことはありません。


各作業はソフトウェアで完結するため、機能調整や技術アップデートが容易で、さまざまな段階の生産ニーズに対応します。



技術的パラメータ

モデル	DZH-50S
カートンの最小寸法	60×20×20m/m
カートンの最大寸法	200×80×80m/m
生産速度	20～60 カートン/分
電源	220V 単相; 50/60Hz
モーターの馬力	1/4HP 15:1
空気圧消費量	150L/分
機械の寸法	1750L×1200W×1500H
機械重量	950kg

LJ-900 自動箱詰めオープンシール機

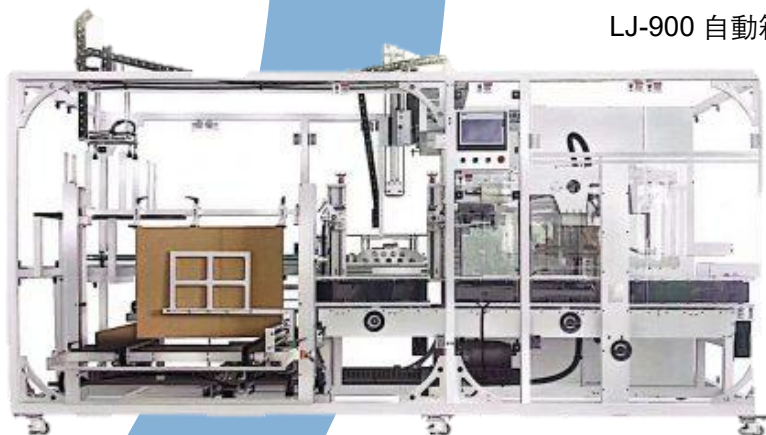

LJ-900 自動箱詰めオープンシール機は、外国技術と組み合わせて当社が開発した新製品です。結束、三次元、熱収縮などの機械を接続できます。バックエンドは直接パッケージ化およびパレット化して、完全なパッケージ生産ラインを実現できます。この装置は全アルミニウム製のハイエンドの先進的な設計を採用し、輸入された電気部品、PLC、マンマシンインターフェイス操作を採用し、装置の実行プロセスがより安定して便利になります。自動開梱、自動梱包、自動シールおよびその他の機能を備えたデバイスは、

医薬品、食品、化粧品業界で使用でき、GMP 規格に準拠しています。

特長

- オールアルミニウム製のハイエンド先進デザインを採用
- 輸入電気部品、PLC、マンマシンインターフェイス操作を採用

技術的パラメータ

モデル	LJ-900
実際の生産能力	5 箱/分以下、アクションは量に応じて異なります
結束サイズ	Min300X180X150mm Max650X400X350mm
小包のサイズ	Max600X350X320mm
電源	AC380/三相/50Hz 消費電力: 7.5kw
プレッシャー	0.6MPa 空気消費量: <1m3/h
輸送サイズ	3940*2000*2700mm
重さ	2500kg



HUADA

Pharma

✉ info@capsulcn.com

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 Rm.1888 Bld 2nd Zhongrun Square, Ruian, Zhejiang, CN 325200

🌐 www.capsulcn.com www.ipharmachine.com www.huadapharma.com